DC.5000-WiFi-2



Inhaltsverzeichnis

DC.5000-WiFi-2

DC.5000-WiFi-2	2
Verbinden mit dem WiFi der Kamera	2
Verbinden mit WiFi / Windows 10	2
Verbinden mit WiFi mit Windows 7/8	3
Verbinden mit WiFi mit MAC os	4

DC.5000-WiFi-2

Diese Kamera kann in folgenden Modi laufen:

- **USB-2-Modus**
- WiFi-Modus

Der Modus kann durch Drücken der MODE-Taste ausgewählt werden

Bitte beachten Sie: Die Kamera kann nicht in beiden Modi gleichzeitig betrieben werden. Die LED USB-Anzeige leuchtet, wenn die Kamera im USB-2-Modus eingestellt ist, und die LED WiFi-Anzeige leuchtet, wenn sie im WiFi-Modus eingestellt ist.

Im USB-2-Modus: Schließen Sie das USB-Kabel an den PWR/USB-Anschluss der Kamera an und verbinden Sie die andere Seite mit Ihrem Computer. Die Kamera funktioniert nun wie alle Euromex USB-Kameras und verwendet die Software ImageFocus Alpha. Siehe Handbuch ImageFocus Alpha für den Betrieb in diesem Modus



Im WiFi-Modus: Schließen Sie das USB-Kabel an den PWR/USB-Anschluss der Kamera an und verbinden Sie die andere Seite mit dem Stromanschluss. Die Kamera funktioniert nun wie eine WiFi-Kamera und verwendet die ImageFocus Alpha PC-Software oder die ImageFocus Alpha-App

Verbinden mit dem WiFi der Kamera

Der erste Schritt, der bei jedem Gerät ausgeführt werden muss, ist die Verbindung mit dem eigenen WiFi-Netzwerk der Kamera herzustellen. Das bedeutet, dass Sie die Verbindung zu Ihrem Standard-WiFi-Netzwerk trennen müssen. Die Anleitung dazu finden Sie im Folgenden

Nach der Verbindung mit dem WiFi-Netzwerk der Kamera lesen Sie bitte das spezielle ImageFocus Alpha-Handbuch für die Verwendung mit dem PC und die Handbücher für die Apps. Die IOS-App kann im App-Store heruntergeladen werden, für Android steht ein Download im Download-Bereich von www.euromex.com zur Verfügung

Verbinden mit WiFi / Windows 10

1. Klicken Sie auf Ihrem Desktop auf das Netzwerksymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Daraufhin wird eine Liste der verfügbaren Verbindungen angezeigt



- 2. Suchen Sie den Namen (SSID) des CMEX-WiFi-Netzwerks und klicken Sie ihn an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Option Automatisch verbinden aktiviert ist, und klicken Sie dann auf Verbinden.
- 4. Geben Sie Ihr WiFi-Passwort ein. Das Standard-Passwort lautet: 12345678
- 5. Klicken Sie zum Abschluss auf OK. Ihr Computer sollte sich von nun an Ihr Passwort merken

Verbinden mit WiFi mit Windows 7/8

1. Öffnen Sie den Desktop (Ansicht)



 Klicken Sie auf das Netzwerksymbol in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms. Daraufhin wird eine Liste der verfügbaren Netzwerkverbindungen angezeigt



3. Finden Sie den Namen (SSID) Ihres CMEX-WiFi-Netzwerks und klicken Sie ihn an



 Vergewissern Sie sich, dass die Option Automatisch verbinden aktiviert ist, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verbinden




 Geben Sie Ihr WiFi-Passwort ein und klicken Sie abschließend auf OK. Ihr Computer sollte sich von nun an Ihr Passwort für Sie merken. Das Standard-Passwort lautet: 12345678



Verbinden mit WiFi mit MAC os

Verbinden über das Menü AirPort®/WiFi

Klicken Sie auf dem Desktop auf das AirPort/WiFi-Symbol - - und w\u00e4hlen Sie dann den CMEX WiFi-Namen (SSID)
aus, mit dem Sie sich verbinden m\u00f6chten

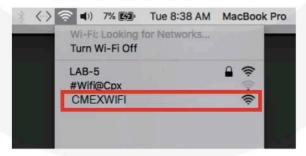

 Geben Sie bei Bedarf das CMEX WiFi-Passwort ein und klicken Sie auf Verbinden. Das Standard-Passwort lautet: 12345678



Euromex Microscopen bv • Papenkamp 20 • 6836 BD Arnhem • The Netherlands T +31 (0) 26 323 22 11 • info@euromex.com • www.euromex.com







