

Explorer

ayuda del software de la cámara



Digital Eyepiece Camera

A great easy to use, plug-and-play,
STEM Learning tool for children of all ages!

GET STARTED ➔

© Copyright 2020 | All Rights Reserved. | www.euromex.com



manual del usuario

Índice

Instalación	3
Página principal	3
Descubra su microscopio y su cámara	4
Cómo hacer preparaciones	5
Cámara	5
Biblioteca de muestras	7
Mi biblioteca	7
Información de contacto	7



Instalación




Contenido



Retire los oculares



Inserte la cámara ocular

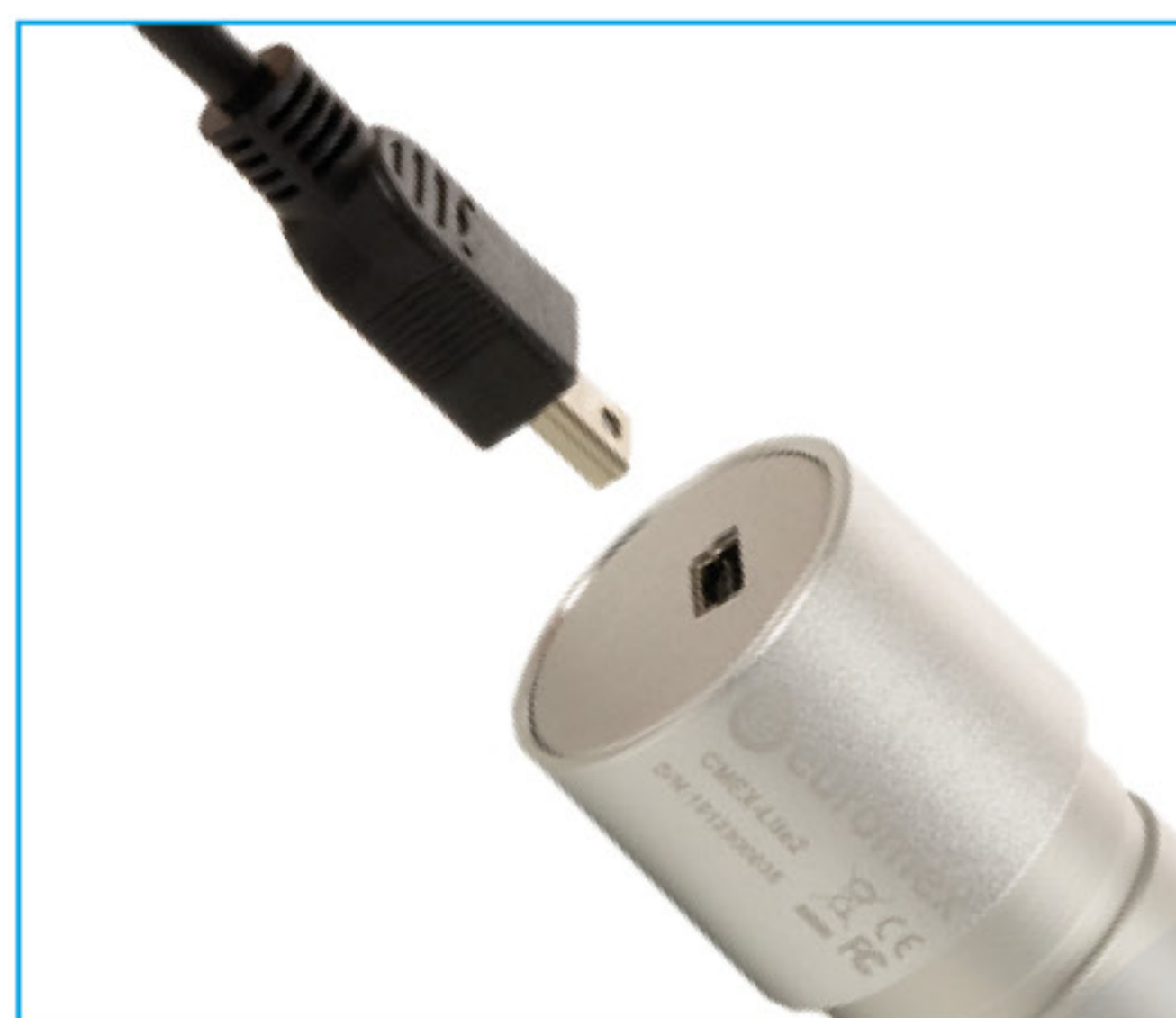


Conecte la cámara al ordenador



Instale y abra el software


Página principal

El software tiene cinco apartados: Descubra su microscopio y su cámara, Cómo hacer preparaciones, Cámara, Biblioteca de muestras y Mi biblioteca. Solo tiene que hacer clic en el recuadro para ir a cada apartado

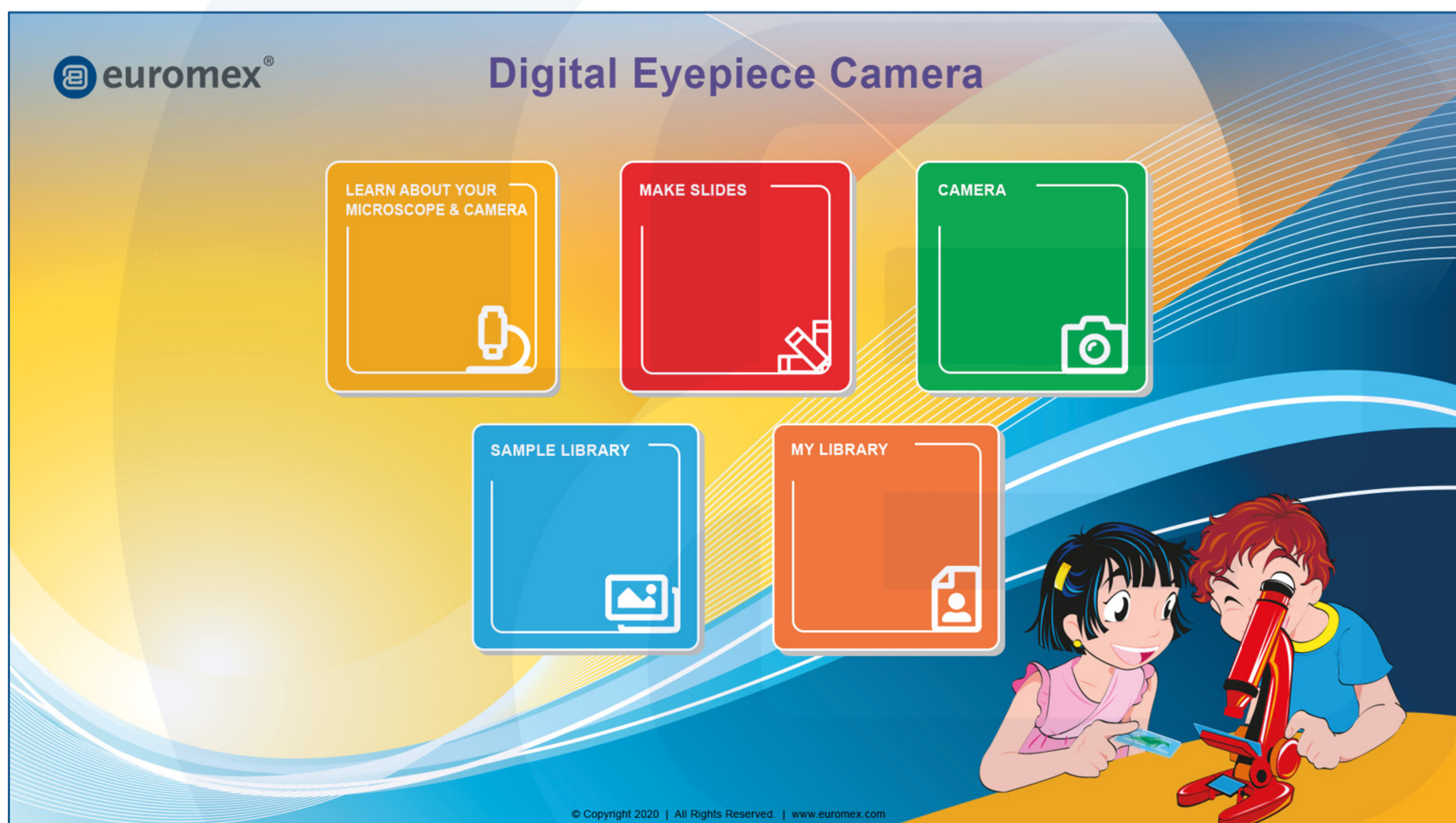


Descubra su microscopio y su cámara

En este apartado, aprenderá sobre los microscopios compuestos, los microscopios estéreo y las cámaras digitales para microscopía. Haga clic en la imagen del microscopio o de la cámara para obtener más información. También puede cambiar rápidamente de apartado haciendo clic en un botón de apartado como “Cámara”, tal como se muestra abajo

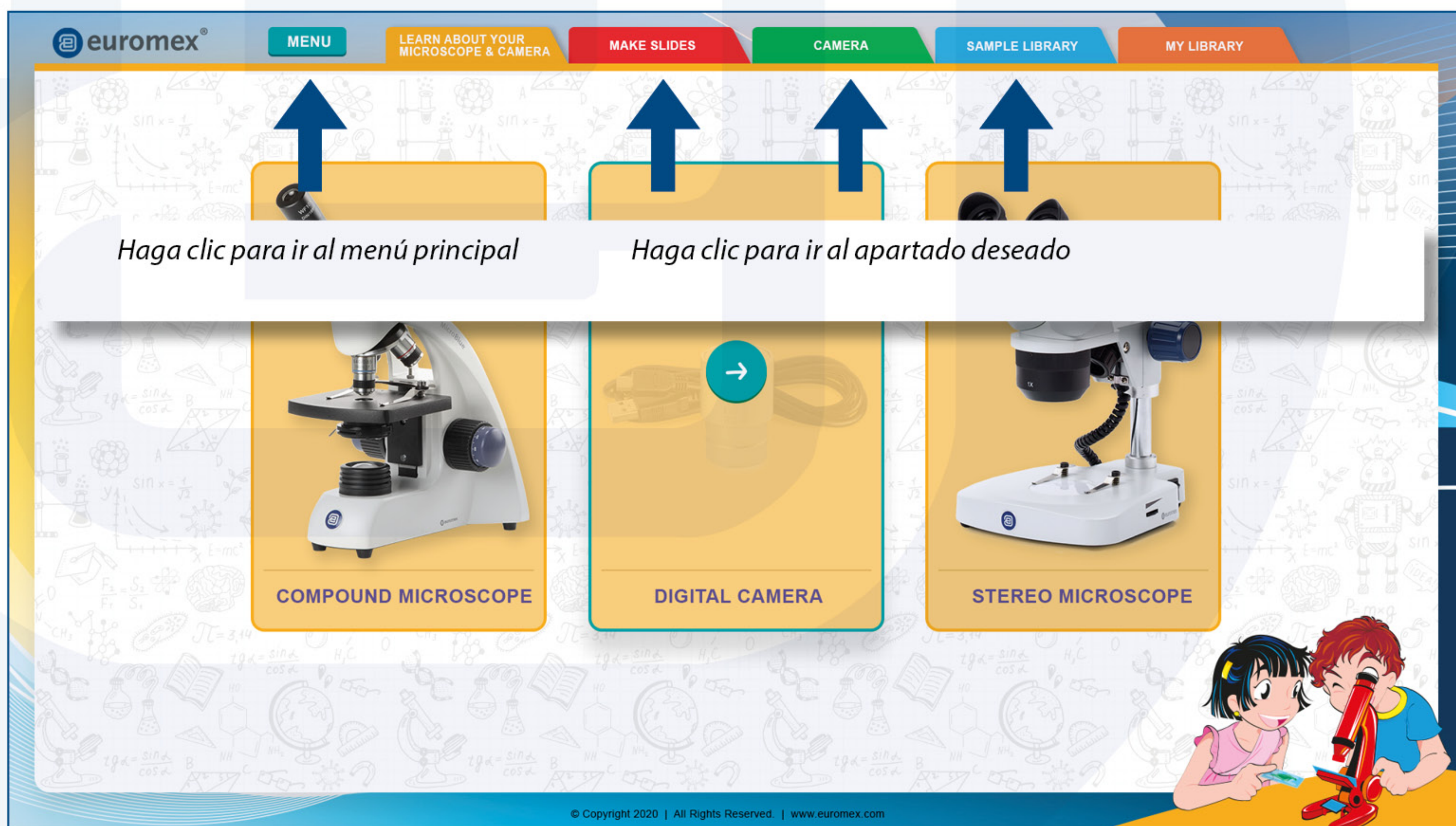

Tras elegir uno para obtener más información –por ejemplo, la página sobre el microscopio compuesto–, el cuadro de texto primero mostrará información general sobre el microscopio compuesto. Si pasa el ratón por encima de alguna parte del microscopio, como el ocular (como se muestra abajo), aparecerá una descripción del ocular en un cuadro de texto a la izquierda

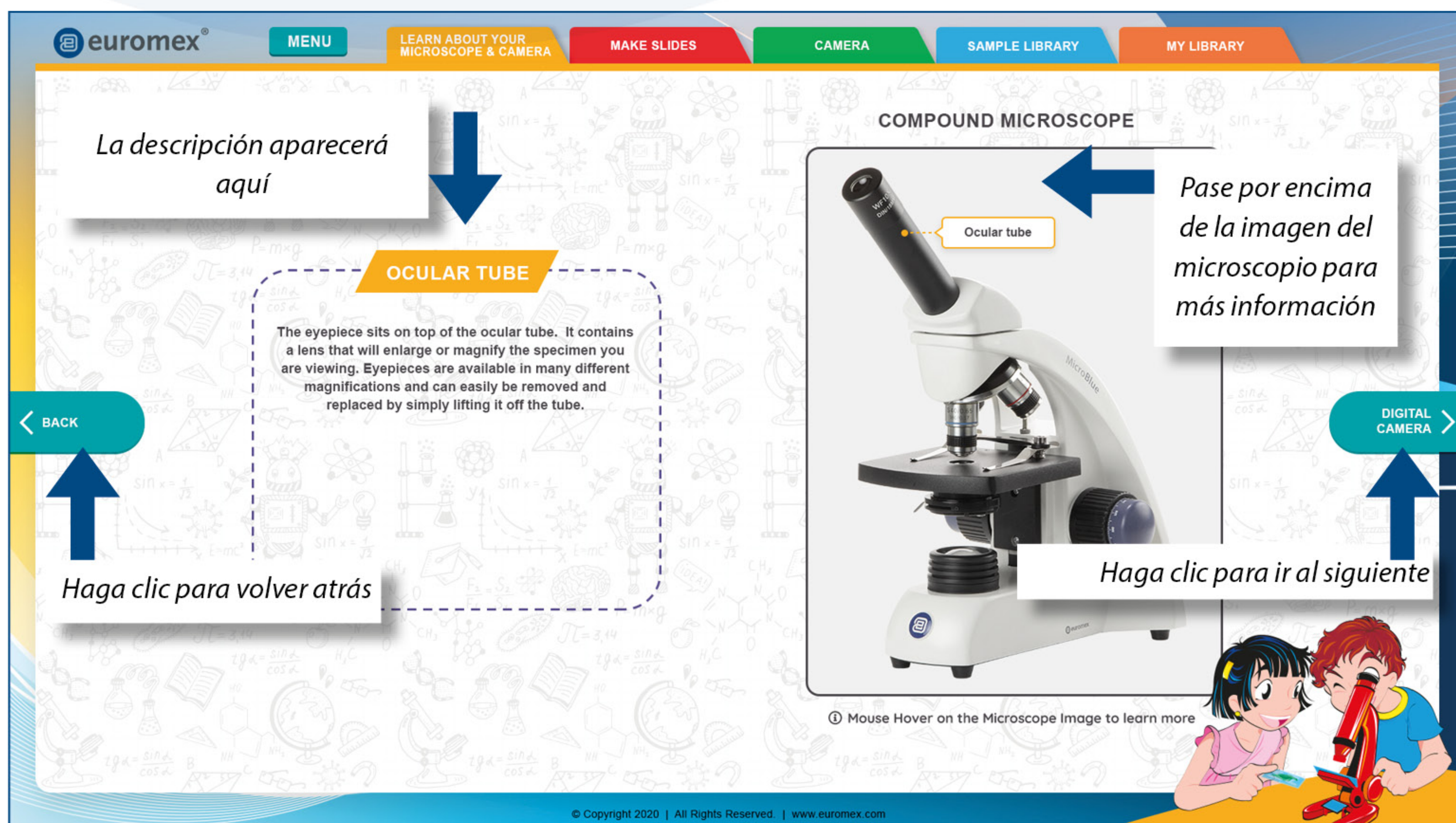


Cómo hacer preparaciones

En este apartado, conocerá tres preparaciones distintas: preparación en seco, preparación húmeda y preparación tintada. Para obtener más información, haga clic en la que desee




Por ejemplo, si hace clic en la imagen de “preparación húmeda”, irá a parar a la página “Cómo hacer una preparación húmeda” y obtendrá información detallada. También puede ir hacia delante y hacia atrás haciendo clic en los botones de ambos lados Haga clic para volver atrás

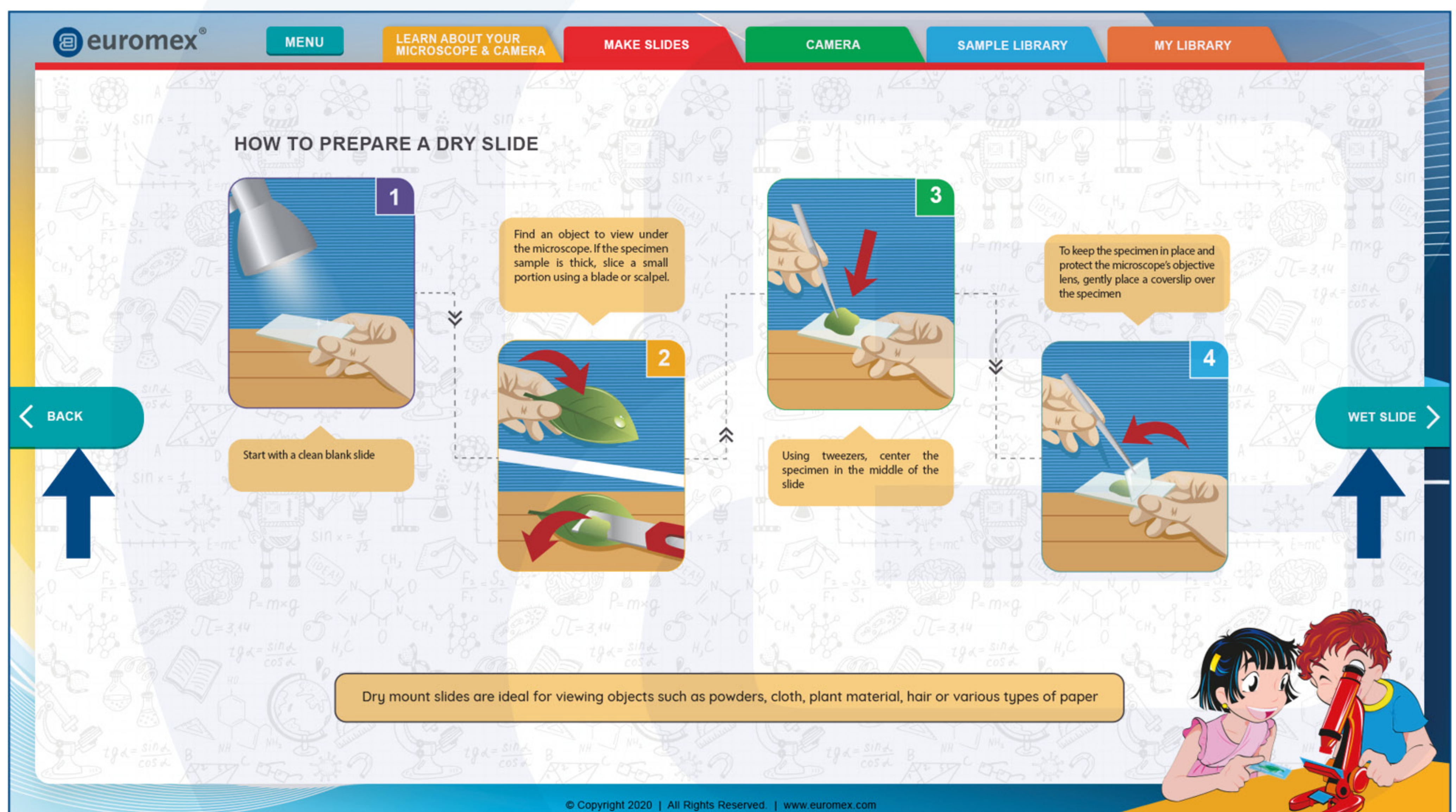


Cámara


En el apartado “Cámara”, puede ver en directo las imágenes grabadas por la cámara del microscopio, sacar fotos y editarlas. El número de puntos amarillos 0-12 de la imagen de abajo representa las distintas herramientas que puede utilizar para editar las fotos

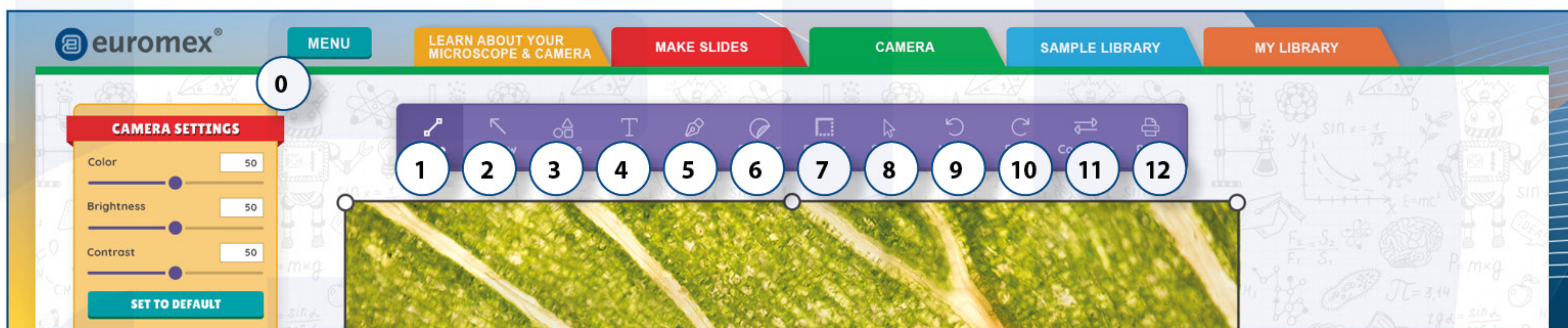

- 0. Ajustes de la cámara:** En el cuadro de herramientas de la izquierda, puede ajustar Tono, Saturación, Brillo y Contraste para el vídeo en directo para lograr resultados óptimos
- 1. Línea:** Dibuje una línea arrastrando el ratón. También puede cambiar colores, tipos de línea y anchos de línea
- 2. Flecha:** Dibuje una flecha arrastrando el ratón. También puede cambiar colores, tipos de línea y anchos de línea
- 3. Forma:** Dibuje ocho formas preestablecidas distintas y ajuste su tamaño arrastrándolas con el cursor por el borde. También puede cambiar colores, tipos de líneas y anchos de línea
- 4. Texto:** Inserte texto y cambie colores, tipos y tamaños de letra
- 5. Bolígrafo:** Dibuje y cambie libremente colores, tipos de líneas y anchos de línea
- 6. Adhesivo:** Añada el adhesivo que quiera de los 50 disponibles
- 7. Borde:** Añada bordes a su foto. También puede cambiar colores, tipos de líneas y anchos de línea
- 8. Seleccionar:** Seleccione un área de interés y haga clic con el botón derecho para copiar/pegar. También puede pegarla a otro software
- 9. Deshacer:** Haga clic para deshacer el paso anterior
- 10. Rehacer:** Haga clic para rehacer el paso anterior
- 11. Comparar:** Compare la foto actual con la foto que desee de “Biblioteca de muestras” o “Mi biblioteca”
- 12. Imprimir:** Imprima la foto actual

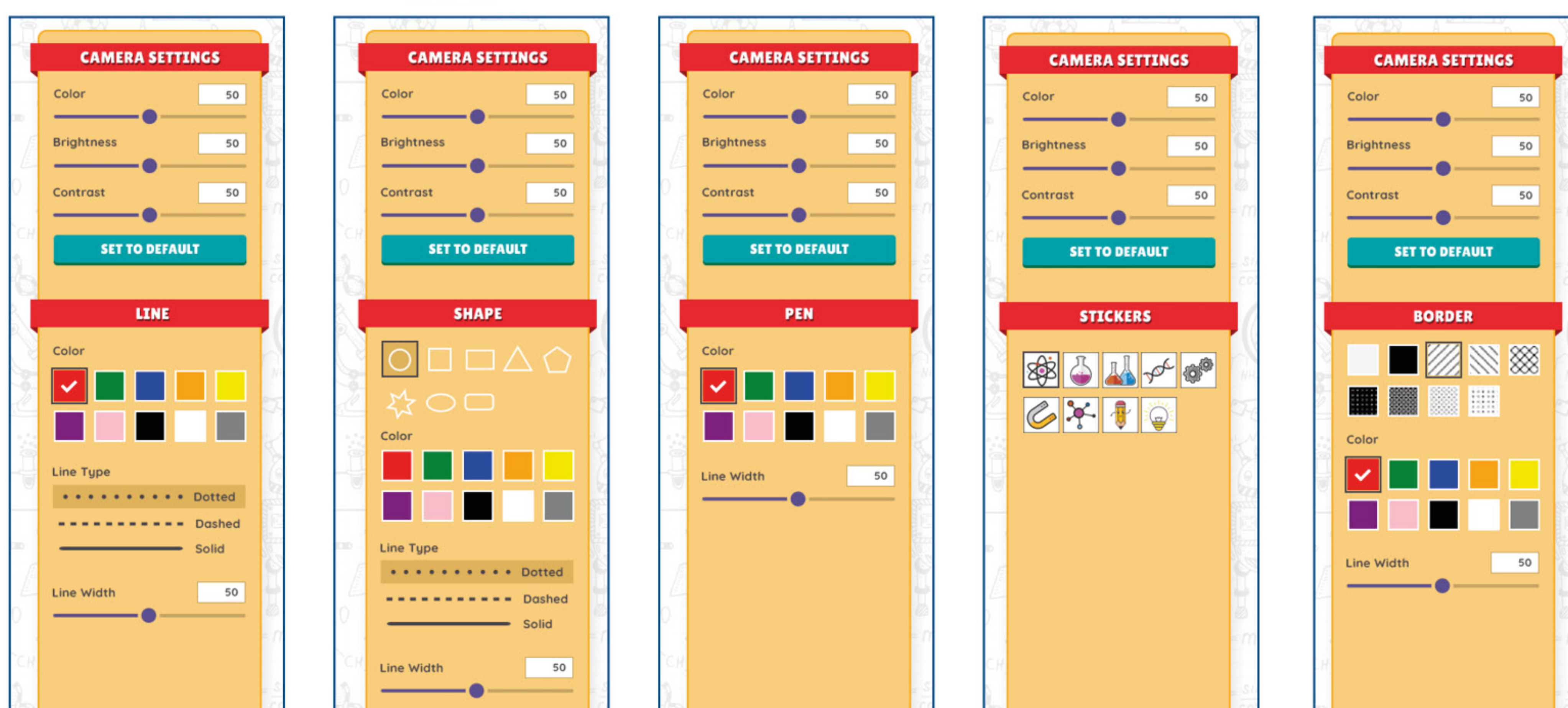

Línea - Forma - Bolígrafo - Adhesivo - Borde - ...

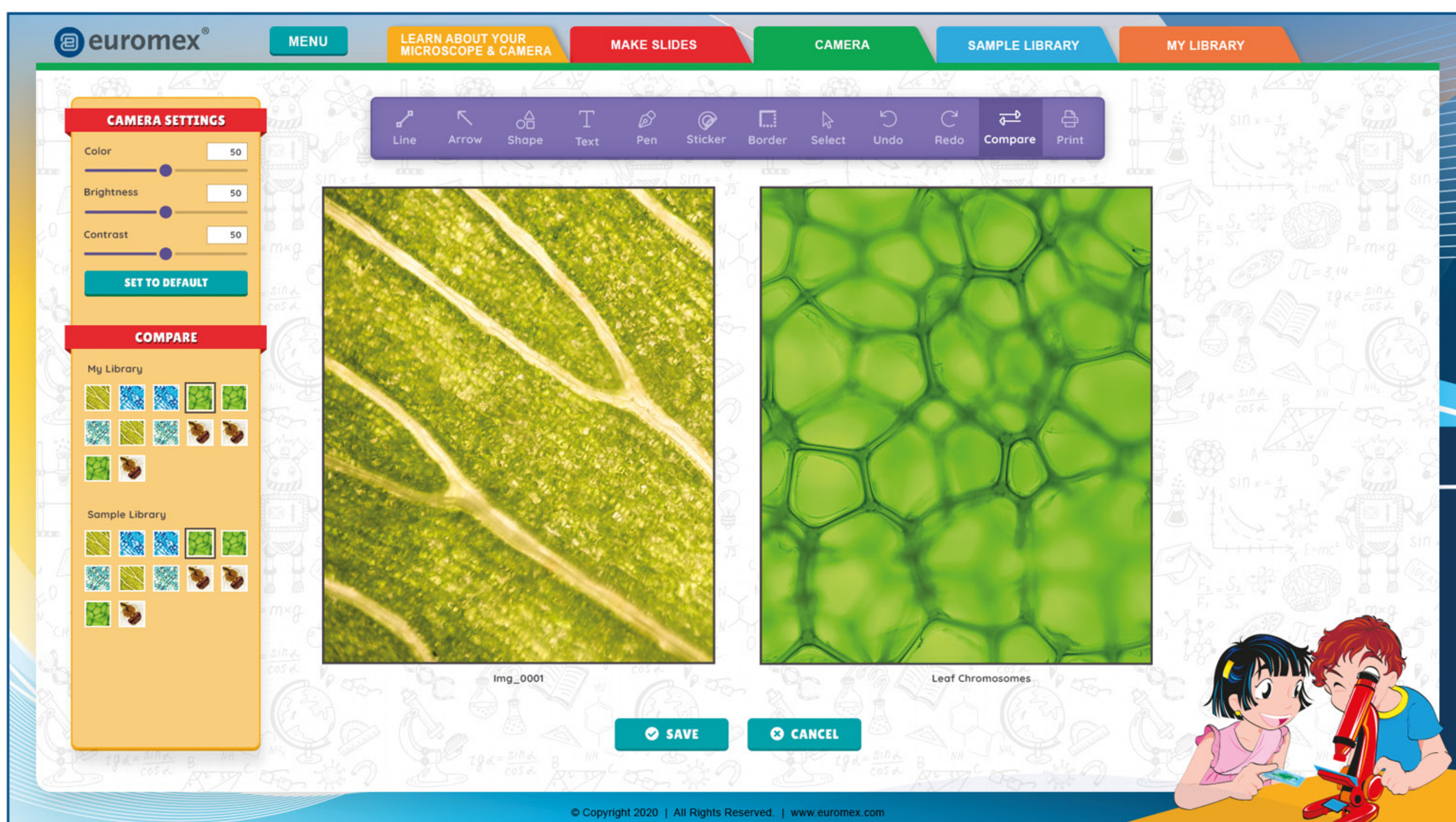

y Comparar

Biblioteca de muestras

En el apartado “Biblioteca de muestras”, puede ver 16 fotos de muestra de alta definición sacadas con la cámara del microscopio

- También puede comparar las fotos de muestra con su foto en el apartado “Cámara”
- En la izquierda, puede desplazarse por las miniaturas y seleccionar rápidamente una foto
- También puede ir a la página siguiente/anterior haciendo clic en los botones derecho/izquierdo de la esquina superior derecha


Mi biblioteca

En el apartado “Mi biblioteca”, puede ver las fotos que ha sacado


- Haciendo clic en la foto, irá a parar a la página de edición de fotos, donde podrá verla con gran detalle y seguir editándola.
- Desplácese por las miniaturas (de la izquierda) para ir rápidamente a la foto deseada.
- Vaya a la página siguiente/anterior haciendo clic en los botones derecho/izquierdo de la esquina superior derecha
- Haga doble clic en el nombre de una foto para modificarlo
- Todas las fotos de Mi biblioteca se guardan en la carpeta C:\Usuarios\Admin\Documentos\Software de la cámara Euromex

Información de contacto

Si dese más información y software, visítenos en www.euromex.com

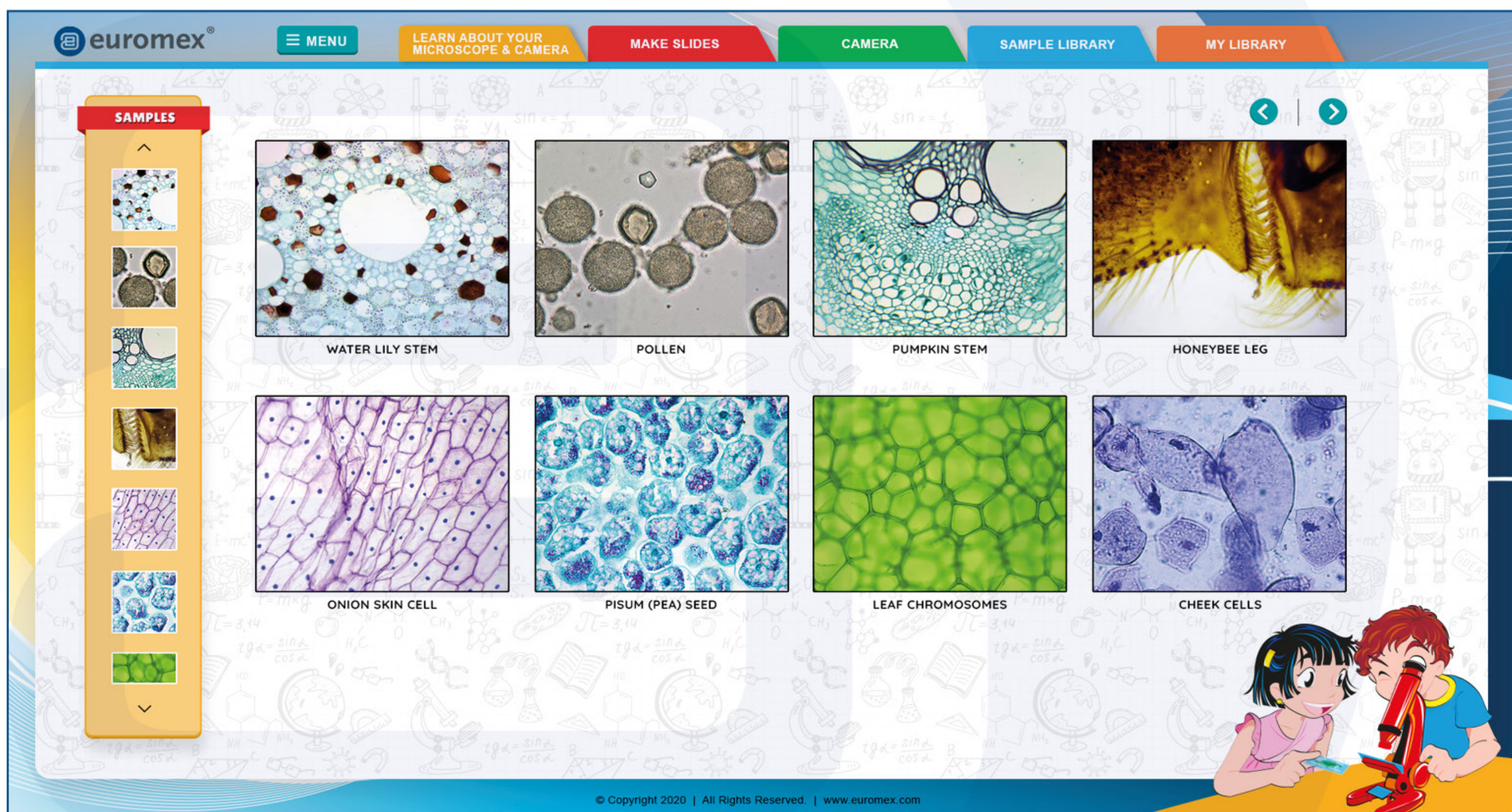

Biblioteca de muestras

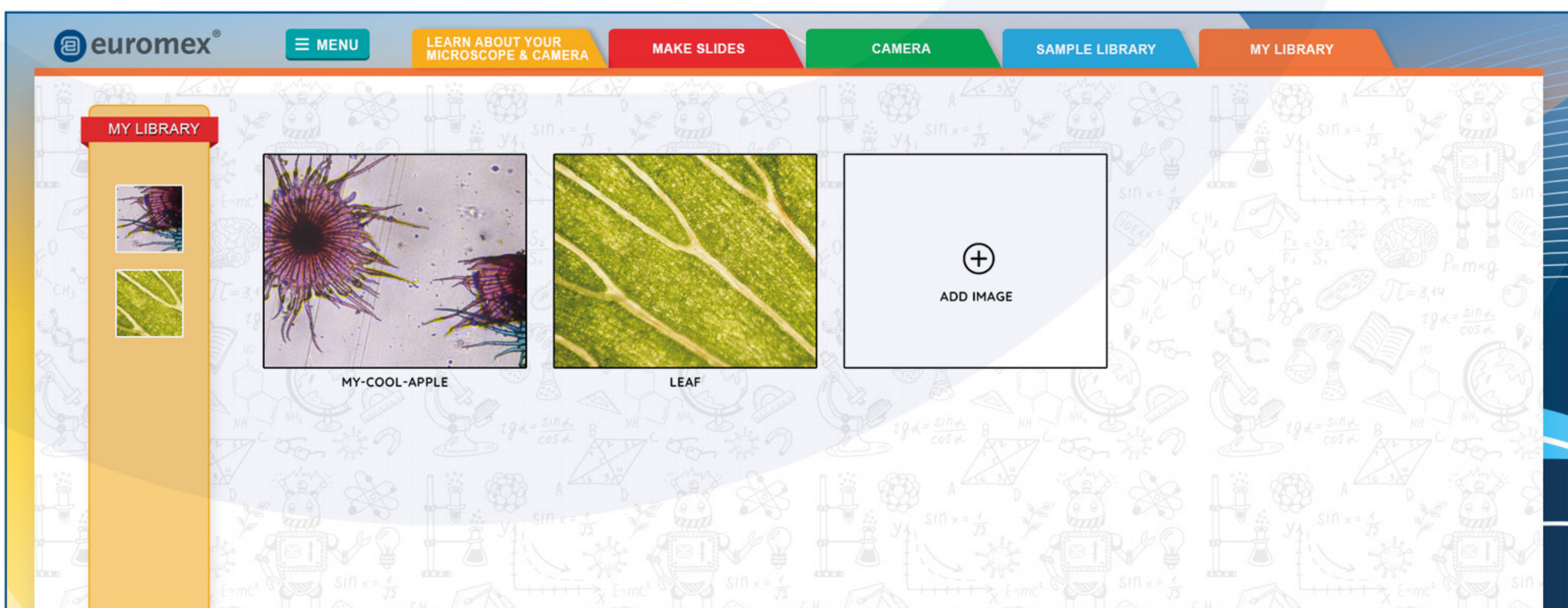

Mi biblioteca