Cámaras Euromex



guía de inicio rápido

1. Instalación del software

Para poder usar las cámaras de Euromex, debe instalar el software el cual se puede encontrar en el apartado de descargas de nuestra página web.

Hay diferencias tanto en función como en apariencia entre la versión de Windows y la versión Mac

1.1 Windows

• Seleccione y descargue el software ImageFocus para Windows

Cuando descarque el software desde la página web de Euromex, descomprima el archivo a una localización de su disco duro (no en el escritorio) y, una vez hecho, ejecute el archivo

• Pulse con el botón de la derecha del mouse y seleccione 'Ser administrador'. Si no puede seleccionar esta opción en su ordenador, mueva el archivo con el boton Izquierdo

1.2 Mac

- Seleccione y descargue el software ImageFocus para Mac
- Haga doble clic en el archivo zip para descomprimir. Después haga doble click en "archive dmg"
- Arrastre el icono IFA a la carpeta de aplicaciones




1.3 Cómo instalar la cámara


El software ImageFocus detectará todas las cámaras instaladas en su ordenador y las pondrá en una lista. Seleccione el nombre de la cámara que vaya a usar para empezar

1.4 Manual completo (versión en Inglés) disponible en el software:

• ImageFocus Plus

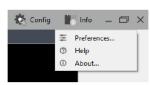

• ImageFocus 4

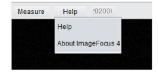



Euromex Microscopen bv • Papenkamp 20 • 6836 BD Arnhem • The Netherlands T +31 (0) 26 323 22 11 • info@euromex.com • www.euromex.com












EN: Standard c-mount adapter for tube 23.2 mm DE: 23,2 mm Tubus Standard C-mount Adapter FR: Adaptateur de montage en C standard pour tube de 23,2 mm ES: Adaptador estándar de montura c para tubo de 23,2 mm IT: Adattatore standard per attacco a C per tubo da 23,2 mm NL: Standaard c-mount adapter voor tubus 23,2 mm









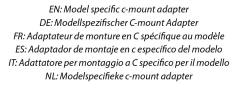



EN: Brand specific c-mount adapter DE: Markenspezifischer C-mount Adapter FR: Adaptateur de montage en C spécifique à la marque ES: Adaptador de montaje en c específico de la marca IT: Adattatore per montaggio a C specifico per la marca NL: Merkspecifieke c-mount adapter





v.422461