

# iScope


campo oscuro



*suplemento*  
manual del usuario

## Montaje y utilización del condensador de campo oscuro para iScope

1. Baje el condensador de campo claro.
2. Deslícelo hacia usted después de desenroscar el tornillo marcado con la flecha.
3. Deslice el condensador de campo oscuro en la dirección opuesta. Apriete el tornillo

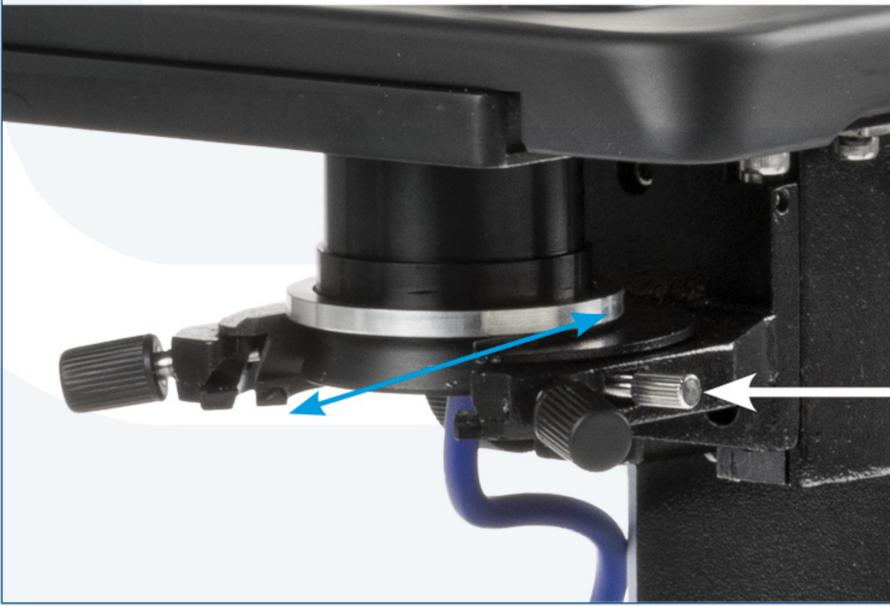

4. Enchufe el cable en el lateral del microscopio



5. Mover el condensador a la posición más alta y coloque una gota de aceite de inmersión en la lente



6. Baje un poco el condensador, coloque la corredera. De esta manera, el aceite de inmersión aún no debe tocar la parte inferior del portaobjetos
7. Suba suavemente el condensador de nuevo. Cuando el aceite toca el portaobjetos, es claramente visible



- 8. Enfocar la muestra utilizando el objetivo de menor aumento (posiblemente el de 4x)
- 9. Si no se detecta ninguna imagen, centrar el condensador con sus tornillos para éste propósito



- 10. Para usar la lente de 100x con apertura de iris incorporada, también debe poner aceite de inmersión en el cubreobjetos del portaobjetos preparado
- 11. Enfoque con el objetivo. Con los objetivos 86.521 (A) y IS.7200-i (B) puede ajustar el fondo cambiando la apertura de la apertura interna de la lente de 100x girando el anillo

