

DC.5000-WiFi-3



Sommaire

Mise sous tension de la camera	2
En mode USB-2 :	2
En mode Wi-Fi :	2
Connexion au réseau Wi-Fi de la camera	3
Connectez-vous au Wi-Fi avec Windows 10/11	3
Connectez-vous au Wi-Fi avec Windows 7/8	3
Connectez-vous au WiFi avec MAC os	4

Mise sous tension de la camera

Cette caméra peut fonctionner soit :

- Mode USB-2
 - Mode Wi-Fi
1. La connexion de la caméra à l'alimentation 5V, à l'aide du câble micro USB, mettra la caméra en mode WiFi
 2. La connexion de la caméra à un PC, à l'aide du câble micro USB, mettra la caméra en mode USB-2 (PC)

Veillez noter : la caméra ne peut pas fonctionner dans les deux sens simultanément. L'indicateur LED WiFi s'allume si la caméra fonctionne en mode WiFi

En mode USB-2 :

- Installez le logiciel ImageFocus Alpha sur votre PC
- Connectez le câble micro USB à l'ordinateur. Attendez que la caméra démarre
- Démarrez le logiciel ImageFocus Alpha. La caméra sera reconnue automatiquement par le logiciel
- Dans le logiciel ImageFocus Alpha, sélectionnez le nom de la caméra correspondante en cliquant sur le nom de la caméra dans la liste des caméras. Pour l'utilisation d'ImageFocus Alpha, veuillez vous référer au manuel ImageFocus Alpha dédié

En mode Wi-Fi :

- Click the corresponding camera to start the stream
- Installez le logiciel ImageFocus Alpha sur votre PC ou installez l'application ImageFocus Alpha sur l'appareil mobile
- Connectez le câble micro USB à l'adaptateur secteur 5V
- Connectez le PC ou l'appareil mobile au réseau WiFi de la caméra (voir les instructions sur les pages suivantes)
- Démarrez le logiciel ImageFocus Alpha ou l'application ImageFocus Alpha. Les caméras Wi-Fi actives sont automatiquement reconnues. La ou les caméras connectées seront répertoriées dans le groupe Liste des caméras de la barre de commande de la caméra du logiciel ImageFocus Alpha PC. Sur les appareils mobiles, les caméras connectées seront répertoriées dans la page Miniature de la caméra de l'application ImageFocus Alpha
- Cliquez sur la caméra correspondante pour démarrer le flux



Connexion au réseau Wi-Fi de la camera

La première étape à franchir sur n'importe quel appareil consiste à se connecter au réseau de la caméra WiFi. Cela signifie que vous devrez vous déconnecter de votre réseau Wi-Fi standard. Les instructions pour cela sont indiquées ci-dessous

Après la connexion au réseau WiFi de la caméra, veuillez vous référer au manuel ImageFocus alpha dédié pour une utilisation avec un PC, et aux manuels dédiés pour les applications. L'application IOS est téléchargeable depuis l'App Store, pour Android un téléchargement est disponible sur la rubrique téléchargement de www.euromex.com




Connectez-vous au Wi-Fi avec Windows 10/11

1. Sur votre bureau, cliquez sur l'icône de réseau dans le coin inférieur droit de votre écran. Cela fera apparaître une liste des connexions disponibles (A)
2. Trouvez le nom (SSID) du réseau WiFi CMEX et cliquez dessus
3. Assurez-vous que la connexion automatique est cochée, puis cliquez sur se connecter
4. Entrez votre mot de passe Wi-Fi. Le mot de passe standard est : 12345678
5. Cliquez sur OK pour terminer. Votre ordinateur devrait mémoriser votre mot de passe pour vous à partir de maintenant



Connectez-vous au Wi-Fi avec Windows 7/8

1. Ouvrez le bureau (vue) (B)
2. Cliquez sur l'icône de réseau dans le coin inférieur droit de votre écran. Cela fera apparaître une liste des connexions réseau disponibles (C)
3. Trouvez le nom (SSID) de votre réseau WiFi CMEX et cliquez dessus (D)
4. Assurez-vous que la connexion automatique est cochée, puis cliquez sur le bouton de connexion
5. Entrez votre mot de passe Wi-Fi, puis cliquez sur OK pour terminer. Votre ordinateur devrait désormais mémoriser votre mot de passe pour vous. Le mot de passe standard est : 12345678 (E)

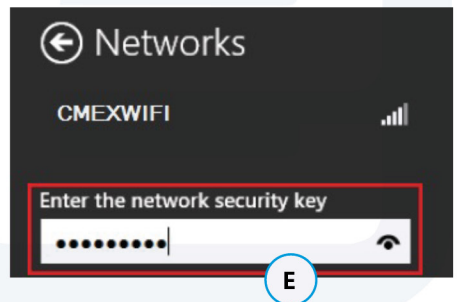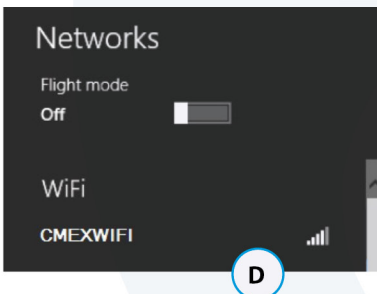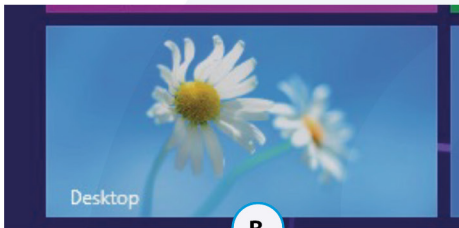

Connectez-vous au WiFi avec MAC os

Connectez-vous à l'aide du menu AirPort®/WiFi

1. Sur le bureau, cliquez sur l'icône AirPort/WiFi --, puis sélectionnez le nom WiFi CMEX (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter (F)
2. Si nécessaire, entrez le mot de passe WiFi CMEX, puis cliquez sur rejoindre. Le mot de passe standard est : 12345678 (G)

