

DC.5000-WiFi-3



Inhoudsopgave

De camera aanzetten	2
In USB-2 modus:	2
In WiFi modus:	2
Verbinding maken met de wifi van de camera	3
Connect to WiFi with Windows 10/11	3
Connect to WiFi with Windows 7/ 8	3
Maak verbinding met wifi met MAC os	4

De camera aanzetten

Deze camera kan in beide modus draaien:

- **USB-2 mode**
- **WiFi mode**

1. Door de camera aan te sluiten op de 5V-voeding met behulp van de micro-USB-kabel, wordt de camera in de WiFi-modus gezet
2. Door de camera op een pc aan te sluiten met behulp van de micro-USB-kabel, wordt de camera in de USB-2 (pc)-modus gezet

Let op: de camera kan niet in beide modi tegelijk draaien. De USB-indicator-LED licht op als de camera in de USB-2-modus staat en de WiFi-indicator-LED licht op wanneer deze in de WiFi-modus staat

In USB-2 modus:

- Installeer de ImageFocus Alpha-software op uw pc
- Sluit de micro-USB-kabel aan op de computer. Wacht tot de camera is opgestart
- Start de ImageFocus Alpha-software. De camera wordt automatisch herkend door de software
- Selecteer in de ImageFocus Alpha-software de bijbehorende cameranaam door op de cameranaam in de cameralist te klikken.
- Raadpleeg voor gebruik van ImageFocus Alpha de speciale ImageFocus Alpha-handleiding

In WiFi modus:

- Installeer de ImageFocus Alpha-software op uw pc of installeer de ImageFocus Alpha-app op het mobiele apparaat
- Sluit de micro-USB-kabel aan op de 5V-voedingsadapter
- Sluit de pc of het mobiele apparaat aan op het wifi-netwerk van de camera (zie instructies op de volgende pagina's)
- Start de ImageFocus Alpha-software of ImageFocus Alpha-app. Actieve wifi-camera's worden automatisch herkend. De aangesloten camera('s) worden weergegeven in de groep Cameralist van de Camerabedieningsbalk van de ImageFocus Alpha pc-software. Op mobiele apparaten worden aangesloten camera's weergegeven op de Camera Thumbnail-pagina van ImageFocus Alpha App
- Klik op de corresponderende camera om de stream te starten




Verbinding maken met de wifi van de camera

De eerste stap die op elk apparaat moet worden gezet, is verbinding maken met het eigen netwerk van de wifi-camera. Dit betekent dat je de verbinding met je standaard wifi-netwerk moet verbreken. De instructies hiervoor worden hieronder weergegeven

Raadpleeg na verbinding met het wifi-netwerk van de camera de speciale ImageFocus Alpha-handleiding voor gebruik met pc en de specifieke handleidingen voor de app. De IOS-app is te downloaden in de app store, voor Android is een download beschikbaar op de downloadsectie van www.euromex.com




Connect to WiFi with Windows 10/11

1. Klik op uw bureaublad op het netwerkpictogram in de rechterbenedenhoek van uw scherm.
Hierdoor wordt een lijst met beschikbare verbindingen weergegeven
2. Zoek de naam (SSID) van het CMEX WiFi-netwerk en klik erop
3. Zorg ervoor dat automatisch verbinden is aangevinkt en klik vervolgens op verbinden
4. Voer uw WiFi-wachtwoord in. Standaard wachtwoord is: 12345678
5. Klik op OK om te voltooien. Uw computer zou vanaf nu uw wachtwoord voor u moeten onthouden

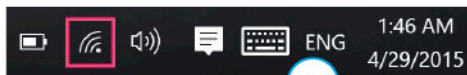

Connect to WiFi with Windows 7/8

1. Open het bureaublad (B)
2. Klik op het netwerkpictogram in de rechterbenedenhoek van uw scherm. Hierdoor wordt een lijst met beschikbare netwerkverbindingen weergegeven
3. Zoek de naam (SSID) van uw CMEX WiFi-netwerk en klik erop (D)
4. Zorg ervoor dat automatisch verbinden is aangevinkt en klik vervolgens op de knop Verbinden
5. Voer uw wifi-wachtwoord in en klik vervolgens op OK om te voltooien. Uw computer zou vanaf nu uw wachtwoord voor u moeten onthouden. Standaard wachtwoord is: 12345678 (E)

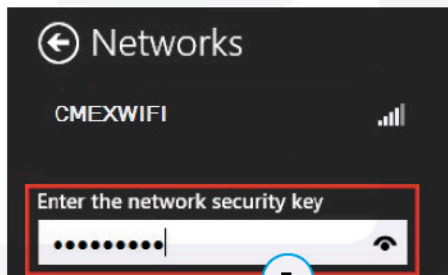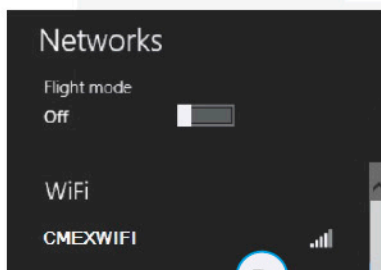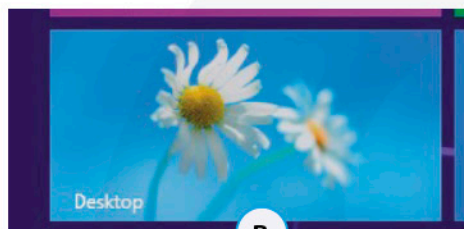

Maak verbinding met wifi met MAC os

Maak verbinding via het AirPort®/WiFi-menu Klik

1. op het bureaublad op het AirPort/WiFi-pictogram -  - en selecteer vervolgens de CMEX WiFi-naam (SSID) waarmee u verbinding wilt maken (F)
2. Voer indien nodig het CMEX WiFi-wachtwoord in en klik vervolgens op verbinden. Standaard wachtwoord is: 12345678 (G)

