



gemotoriseerde modellen



*aanvullende
handleiding*

Aanvullende instructies voor gemotoriseerde modellen

Bedieningsknoppen

- A. Selectieknoppen voor objectieven
- B. Functieknop
- C. Zijknoppen

Bediening

Er zijn twee schakelmodi:

1. Vrije schakelmodus

In de vrije schakelmodus zijn alle selectieknoppen (A) beschikbaar voor gebruik. De knoppen branden groen. Door op de vooraf gedefinieerde knoppen op de voorkant van de Delphi-X Observer te drukken, wordt het bijbehorende objectief geselecteerd. Standaard is de volgorde, van links naar rechts: 4x/10x/20x/40x/100x. Bij gebruik van de knoppen aan de zijkant (C) kunnen alle objectieven met de klok mee en tegen de klok in worden gekozen

2. Snelschakelmodus (schakelen tussen twee geselecteerde objectieven)

In de snelle schakelmodus zijn alleen de knoppen van de geselecteerde objectieven beschikbaar voor gebruik

- Groen (actief objectief)
- Geel (het andere geselecteerde objectief)


Bij gebruik van de zijknoppen (C) kunnen deze twee objectieven worden gekozen

Selecteren van de twee objectieven voor de snelschakelmodus:

- Houd de groene functieknop (B) ingedrukt. Nu gaan alle indicatielampjes van de selectieknoppen uit
- Druk vervolgens op de twee knoppen van de gewenste objectieven in de gewenste volgorde
- Laat tot slot de functieknop los

De zijknoppen (C) kunnen worden gebruikt om te schakelen tussen alle objectieven of de twee geselecteerde objectieven, afhankelijk van de geselecteerde modus. De functie van de knoppen aan de linker- en rechterkant is hetzelfde



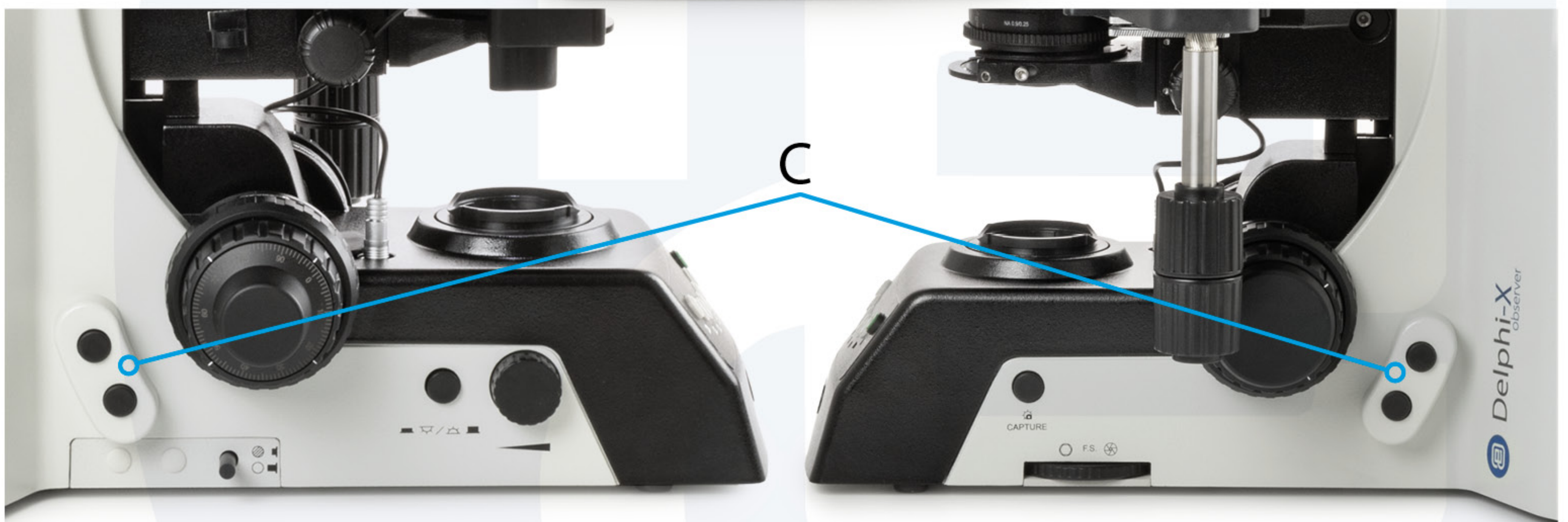

Euromex Microscopen bv • Typograaf 8 • 6921 VB Duiven • The Netherlands
 T +31 (0) 26 323 22 11 • info@euromex.com • www.euromex.com



Alle informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

