

PB.5047

schaalloep



euromex

microscopes holland

handleiding


Hartelijk dank voor uw aankoop van het PB.5047 schaalloop. Deze loop is ontworpen met een brede hoek, hoge beelddefinitie en hoge meetnauwkeurigheid

Instructies

- 1.** Door de focusinstelring (A) te draaien, kunnen de schaal en het te meten object scherp worden gesteld
- 2.** Indien nodig kan de LED-verlichting worden in- en uitgeschakeld met de witte knop (C)

Om de batterijen te vervangen:

- A.** Draai de focusinstelring (A) naar rechts, helemaal totdat de twee delen van de loop van elkaar zijn gescheiden (A en B)
- B.** Vervang de batterijen (4 stuks AG9 1,5 V)

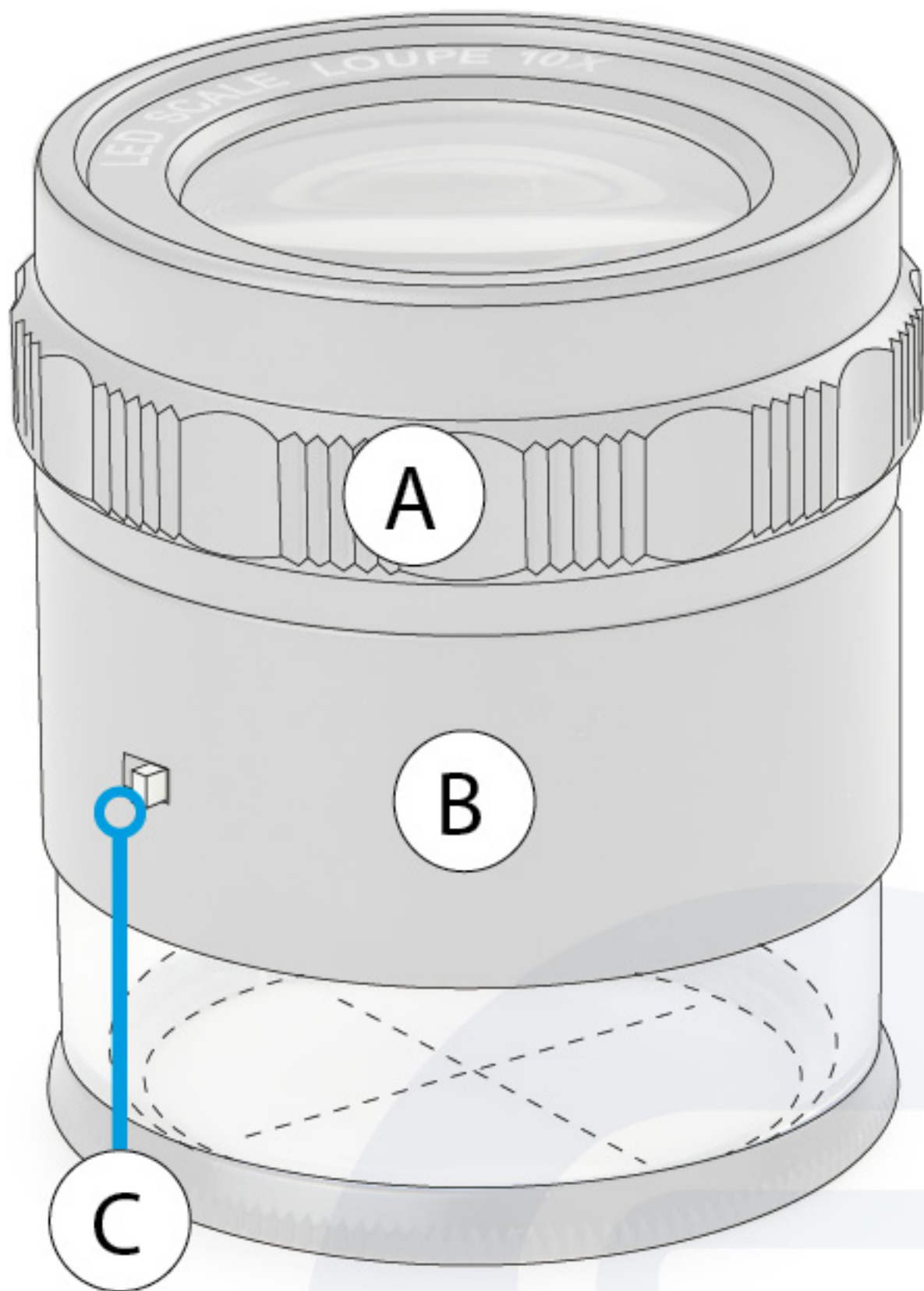

v.425501

*Alle informatie kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd*



